## 实验分组:2人/组,自由分组

## 本次实验内容

- > 领取仪器单 (1份/组,2人/组)
- ▶清点及清洗仪器
- 上交仪器单并写上姓名及柜号。
- ▶ 值日--实验台面、试剂药品台、 水槽、边台、扫地、拖地

## 药剂实验须知

- > 实验时需穿白大褂。
- 不得无故旷课,请假请于课前提交请假条。
- >实验前预习实验内容,并撰写预报告(只需处方分析,操作步骤)
- 实验时记录实验结果及现象,并记录在预报告上;将自己的实验台、实验仪器、天平等整理清洗干净,并归还到实验前所在的位置。最后请带教老师查看并在预报告上签字方可离开实验室。

实验课下完成正式实验报告(实验目的、实验内容、处方分析、结果与讨论、思考题),于下次实验课时上交。

预报告、正式报告二者均需一起交。

> 实验平时成绩包括:

出勤率、实验操作、实验结果、实验报告、课 堂问题回答

- 实验垃圾不得随意倒入水槽,液体制剂倒入废液桶,固体制剂倒入指定垃圾桶,统一处理。
- 玻璃类废弃物放置于门口纸箱类,不要扔到垃圾桶。
- 尖锐利器废弃物需放到利器盒。
- 值日的同学需擦拭边台、擦拭药品放置架、清理水槽、扫拖地板,扔垃圾等。

## 洗涤玻璃仪器的一般步骤:

- 用水刷洗:用毛刷蘸水刷洗仪器,用水冲去可溶性物质及刷去表面粘附灰尘。
- 用洗涤液刷洗:必要时可温热或短时间浸泡。至此洗涤好的仪器应倒置时,水流出后,器壁应不挂小水珠。
- 再用少许蒸馏水冲仪器三次,洗去自来水带来的杂质,即可使用。
- ▶玻璃仪器洗涤干净的标准:

器壁内出现均匀水膜,既不聚成水滴,也不成股流下

> 实验课件下载: 本科实验教学中心网<u>http://etcps.fudan.edu.cn/</u>

药剂精品课程网

yaoji.jpkc.fudan.edu.cn