
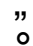
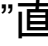
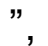


# Tecan 酶标仪使用方法

1. 打开电脑、酶标仪电源开关。
2. 打开软件：icontrol1.12
3. 弹出对话框“Connecto Instrument”，选择“infinite 200pro”，点击“OK”。
4. 调出已设程序：File—Open—20170412 Students test
5. 打开酶标仪舱门：点击上排图标“”( Move plate out )，96 孔板不含盖子置于搁架上，注意板的方向（有斜角的位于下方）。
6. 选择待测定区域：“Part of Plate”用鼠标选择测定行，96 孔示例图上选择后黄色为选定待测区域，蓝色为未选区域。
7. 开始测定：点击上排图标“”。
8. 测定结果显示于自动弹出的 Excel 中，结果手机拍照保存，不可以插 U 盘！
9. 关掉 Excel，从架子上取走 96 孔板，结束测定。
10. 下一组同学不需要重新启动软件，直接从下方点击图标弹出软件，重新选定测定区域，放置 96 孔板后，点击“”直接测定。
11. 最后组同学结束测定后，合上舱门“”，依次关闭软件、电脑及酶标仪电源。