

Eppendorf 5430 离心机使用方法

- 1、把离心机放置于平面桌或平面上，目测使之平衡，用手轻摇一下离心机，检查离心机是否放置平衡。
- 2、插上电源插座，按下电源开关（电源开关在离心机背面，电源座上方）
- 3、平衡装载样品，将离心管放入转子内，离心管必须成偶数对称放入（或成等边三角形放入），关上机盖（假如机盖闭锁正确的话 Open 键的指示灯会变亮。假如屏幕显示“Press Open”或“Close Lid”，表示机盖尚未正确闭锁，按 Open 键开盖并将机盖再次关紧即可）。
- 4、设置转子号、转速、时间：
按 Speed, Time, Temp 键分别进入转子、转速、时间设置状态，再按“▲”或“▼”键确定离心机本次工作的转子、转速、时间。
- 5、按 Start 键运行。运行过程中，屏幕将显示当前转速和离心力，样品温度及运行剩余时间。
- 6、离心机时间倒计时到“0”时，离心机将自动停止，当转速等于 0 r/min 时，蜂鸣器鸣叫。
- 7、当转子停转后，Open 键亮起，可按 Open 键打开机盖，取出离心管。
- 8、关断电源开关，离心机断电。

注意：离心机转速还未到 0 r/min 时，严禁打开门盖。以防离心管飞出。