

安科 TGL-16G 型高速台式离心机使用方法

1. 使用前必须先检查面板上的各旋钮是否在规定的位罝上（即电源在关的位罝上，调速旋钮及定时旋钮在零的位罝上）。
2. 将离心管放入转头内，离心管必须成偶数对称放入（或成等边三角形放入），离心管须平衡，以免由于重量不均，放置位置不对称，而使机器在运转过程中产生震动。
3. 离心管放入后，关上机盖。接通电源，打开电源开关，指示灯亮。
4. 按选择键进入时间、转速设置状态，按时间键、转速键分别设置离心所需时间及转速，再按“▲”或“▼”键调节离心机本次工作的时间和转速。设置完毕后，按记忆键确定。
5. 按离心键，[仪器](#)按选定的速度和时间运行。
6. 时间到后，离心机将自动停止，当转速等于 0 r/min 时，打开机盖，取出离心管。
7. 关断电源开关，离心机断电。

注意：离心机转速还未到 0 r/min 时，严禁打开门盖。以防离心管飞出。

我们用的型号为：TGL-16G 上海安亭飞鸽牌高速台式离心机 TGL-16G